

## 6×DNA 上样缓冲液（溴酚蓝+二甲苯青）

### 产品介绍:

本产品作为 DNA 上样缓冲液，适于琼脂糖凝胶 电泳或非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。 本产品使用方便，使用时按照每 5  $\mu$ l DNA 样品 加入 1  $\mu$ l DNA 上样缓冲液的比例，混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液，直接加到电泳加样孔即可。

### 注意事项：

使用 0.5×TBE，溴酚兰的速率是二甲苯青的 2.2 倍，琼脂糖浓度无关。在 0.5-1.4%的琼脂糖凝胶 电泳中，溴酚兰的泳动速率与长 300 bp 的双链 线性 DNA 相同：二甲苯青与 4 kb 双链线性 DNA 相同。

### 温馨提示:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作

保存温度：-20℃

