

极敏 ECL Plus 化学发光试剂盒 Super ECL Plus Kit

产品简介：

本产品能够满足高通量筛选(HTS)应用和临床诊断分析需求。

极敏 ECL Plus 化学发光试剂盒是我公司最新研发的用于检测辣根过氧化物酶(HRP)或其标记物的化学发光试剂盒，可用于免疫印迹 (Western blot) 或酶联免疫 (ELISA) 等方法的检测。试剂盒采用高质量鲁米诺底物，通过优化高效发光配方，实现了远高于我公司超敏 ECL 试剂盒的灵敏度（见说明书附图），可明显节省抗体用量。

使用方法：

将极敏 ECL Plus A 液和极敏 ECL Plus B 液按体积比 1:1 混合后，均匀涂在蛋白印迹膜或按每孔 100 μ L 加入微孔板中，然后放入成像仪或化学发光仪（带化学发光功能的酶标仪）读取测量结果。极敏 ECL Plus 化学发光试剂盒尤其适用于在 Western blot 分析中检测低含量条带或是用于化学发光酶联免疫检测。

注意事项：

1. 请勿将本产品与其他品牌产品用在同一张膜上，将影响使用效果。
2. 本产品需避光保存，AB 混合液应现用现配。

储存条件：

4°C 避光保存。

